

PEROXTESMO MI

Carta di prova per il riscontro della lattoperossidasi nel latte

Nel latte grezzo è presente l'enzima lattoperossidasi. Esso viene inattivato durante il processo del trattamento termico di riscaldamento elevato. Nel latte pastorizzato tuttavia l'enzima è ancora presente. Conseguentemente il latte portato ad alta temperatura reagisce negativo alla lattoperossidasi, mentre il latte pastorizzato reagisce positivo alla lattoperossidasi.

Forma di fornitura:

Barattolo contenente 100 foglietti di prova 15 x 15 mm.

Reazione cromatica:

Peroxtesmo MI reagisce con la lattoperossidasi del latte producendo macchie blu su fondo bianco.

Limite di sensibilità:

3 % latte grezzo in latte portato ad alta temperatura

Istruzioni per l'uso:

Togliere la carta di prova dal barattolo e richiuderlo subito. Applicare una goccia del latte da esaminare sulla carta. Ogni colorazione blu che appare nell'arco di 2 minuti evidenzia la presenza della lattoperossidasi.


Annotazioni:







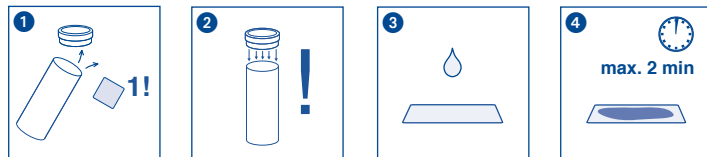


Una colorazione successiva al tempo di reazione non interessa per il giudizio in questione.

In presenza di azidioli il colore della reazione si attenua.

Condizioni a magazzino:

Non esporre la carta di prova né alla luce solare né all'umidità. Conservare il barattolo in luogo fresco e asciutto (temperatura nel magazzino max. +20 °C).



	Haltbarkeitsdatum / Use by / A utiliser jusqu'à / Fecha de vencimiento / Houdbaarheidsdatum / Data di scadenza / Data ważności		Chargenbezeichnung / Lot number / Numéro de lot / Número de lote / Lot number / No del lotto / Oznaczenie szarży
	Artikelnummer / Catalog number / Référence / Art. no. / Referentienummer / Codigo articolo / Numer artykułu		Packungsinhalt / Package content / Contenu de la boîte / Contenido del envase / Verpakkingsinhoud / Contenuto della confezione / Zawartość opakowania
	Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpakking gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty		Vor Feuchtigkeit schützen / Protect from humidity / Protéger de l'humidité / Protéjase de la humedad / Beschermen tegen vocht / Proteggere dall'umidità / Chronić przed wilgocią
	Lagertemperatur / Storage temperature / Température de stockage / Temperatura de almacenaje / Bewaartemperatuur / Temperatura di magazzino / Temperatura przechowywania		Packungsbeilage lesen / Please read instructions / Lire les instructions, svp / Obsérvense las instrucciones de uso / Lees de bijsluiter / Leggere il foglio informativo / Należy przeczytać ulotkę informacyjną
	Sicherheitshinweise in der Packungsbeilage beachten / Observe the safety precautions in instructions / Respected les précautions de sécurité des instructions / Obsérvense las indicaciones de seguridad / Neem de veiligheidsrichtlijnen in de bijsluiter in acht / Seguire le avvertenze di sicurezza / Należy przestrzegać uwag zawartych w ulotce informacyjnej		