

RapidChek® SELECT™ *Salmonella* Guida Rapida



RapidChek® SELECT™ *Salmonella* Campioni Alimentari, 7000190

Il Kit Include:

- 2 contenitori dissecanti x 50 strip
- 100 pipette monouso
- 100 provette
- Istruzioni d'Impiego
- 500 g di Terreno Primario RapidChek SELECT™ Primary Media
- 250 mL di Supplemento RapidChek SELECT™ Supplement
- 10 g di Terreno Secondario RapidChek SELECT™ Secondary Media

Kit sufficiente per 100 tests e 25 L di terreno.



RapidChek® SELECT™ *Salmonella* Quick Guide



Preparare il Terreno Primario RapidChek® SELECT™ con il supplemento*.

Acqua Sterilizzata o DI* (Litri)	Primary Media (g)	Supplement (mL)
3	60± 0.2	30
2	40± 0.2	20
1	20± 0.2	10
0.225 (225 mL)	4.5 ± 0.2	2.25

*il Supplemento deve essere conservato a 2 – 8 °C quando non utilizzato.

**Se si usa acqua DI il terreno reidratato deve essere autoclavato e raffreddato prima di aggiungere il supplemento.

Opzioni per la preparazione del Terreno


Opzione Terreno Non-Autoclavato: Aggiungere il terreno disidratato e il supplemento all'acqua sterilizzata.

Conservazione: 24 ore a 2 – 8 °C, entro 3 ore a temperatura ambiente.

Opzione Terreno Autoclavato: Aggiungere il terreno disidratato all'acqua DI e autoclavare. Immediatamente prima dell'utilizzo, aggiungere il supplemento.

Conservazione:


4 settimane a 2 – 8 °C o a temperatura ambiente senza supplemento.

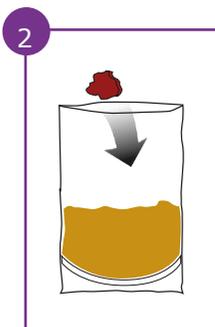

Preparazione dell'Arricchimento Primario

Aggiungere il campione al terreno primario RapidChek® SELECT™ *Salmonella* precedentemente preparato con il supplemento e incubare 16 – 22 ore a 42 °C.

Tipologia Campione	Volume del Terreno da aggiungere al Sacchetto da Stomacher (mL)
Campione Alimentare (25 g)	225mL
Campione Alimentare (125 g)	1.125 L
Spugna Ambientale (7.5 x 4 cm)	60– 100 mL
Tampone Ambientale	10– 20 mL

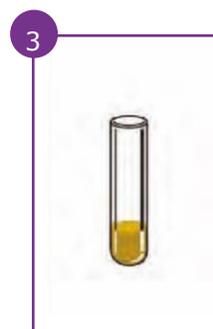


Preparazione del Terreno Secondario

Preparare il Terreno Secondario RapidChek® SELECT™ *Salmonella*. Pipettare 1 mL in ogni provetta fornita dal kit, una provetta per ogni campione arricchito.

Acqua Sterilizzata (mL)	RapidChek® SELECT™ <i>Salmonella</i> Secondary Media (g)
100	7.4 ± 0.2
50	3.7 ± 0.2
10	0.74 ± 0.2

*Il Terreno Secondario preparato può essere conservato due settimane a 2 – 8 °C

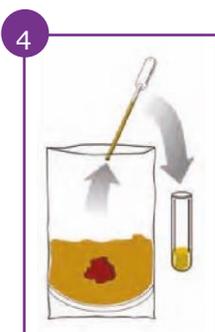

Arricchimento Secondario del Campione

Trasferire in ogni provetta preparata con 1 mL di Terreno Secondario RapidChek SELECT™ *Salmonella*, 0.1 mL di campione arricchito e incubare per 16 –22 ore per campioni molto contaminati o 6 – 8 ore per campioni poco contaminati a 42 °C.



Test

Disporre una strip in ogni provetta mantenendo la freccia rivolta verso il basso.



Letture del Risultato

Dopo 10 minuti, leggere il risultato
1 Linea = Risultato Negativo
2 Linee = Risultato Positivo