



1. Omogenizzare e prelevare 100 µl di latte fresco


2. Posizionare il pozzetto nell'incubatore preriscaldato, dispensare 100 µl di latte e omogenizzare 3-4 volte. Dopodiché premere START.

3. Posizionare la strip nell'alloggio dedicato. Al termine dei 5 minuti di incubazione la striscetta cadrà in automatico nel pozzetto e partirà il 2° timer



4. Terminata l'incubazione di 10 min., prelevare la strip e rimuovere il tampone assorbente


5. Inserire la strip nel lettore come da immagine

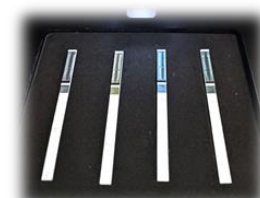

6. Scannerizzare il QRcode presente sulla confezione o sul tubo contenente le strip oppure selezionare direttamente dal software il tipo di kit e relativo numero di lotto



7. Premere SCAN e leggere il risultato. Se necessario, salvare il Report in PDF.

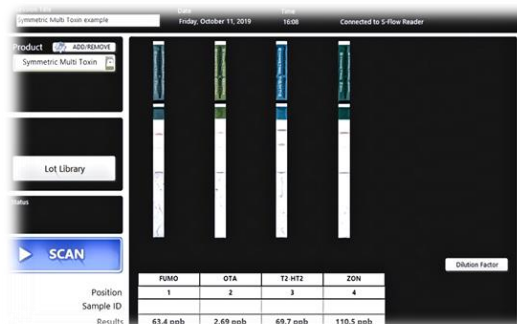

Position	FUMQ	OTA	T2 HT2	ZON
1				
2				
3				
4				
Results	63.4 ppb	2.69 ppb	69.7 ppb	110.5 ppb