



# Il test veloce e accurato Facile da usare

## In sole 3 fasi si ottiene un risultato veloce e accurato


- 1 Inoculare la piastra con un ml di campione e apporre il diffusore sulla pellicola superiore.
- 2 Incubare alla temperatura appropriata (25°C or 28°C) per 48 ore.
- 3 Contare le colonie.

## Caratteristiche e benefici delle piastre 3M Petrifilm™ per il conteggio rapido di lieviti e muffe.


- **Facile da usare:** l'aggiunta di una barriera plastica che delimita il pozzetto rende l'inoculo delle piastre più facile
- **Facile da interpretare:** l'utilizzazione di una tecnologia esclusiva impedisce che le muffe si diffondano e si sovrappongano
- **Utilizzazione su un'ampia gamma di alimenti:** si possono utilizzare sia con alimenti a bassa attività dell'acqua sia con alimenti ad alta attività dell'acqua
- **Affidabili:** affidabilità verificata rispetto alle metodologie DRBC, DG-18, e ai metodi agar acidified PDA e YGC
- **Risparmio di tempo:** eliminano la necessità di eseguire la tecnica laboriosa dello spatolamento della piastra
- **Versatilità d'uso:** possono anche essere utilizzate per campionare l'aria e l'ambiente mediante tampone o per contatto.
- **Risultati rapidi:** il colorante di nuova tecnologia consente di ottenere i risultati dopo 48 ore di incubazione.

## Lieviti

(*Candida tropicalis* in un campione di salmone affumicato)

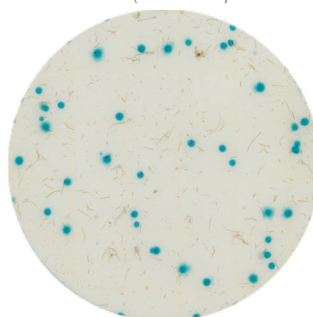


Aspetto della piastra 3M Petrifilm per conteggio rapido di lieviti e muffe dopo 48 ore di incubazione

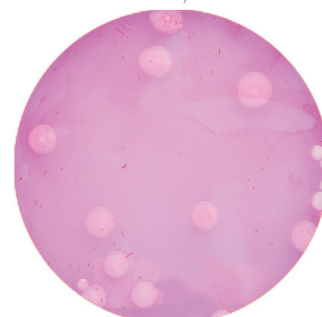

Aspetto della piastra agar DRBG per spatolamento dopo 5 giorni di incubazione

## Muffe

(*Geotricum candidum* in un campione di yogurt)

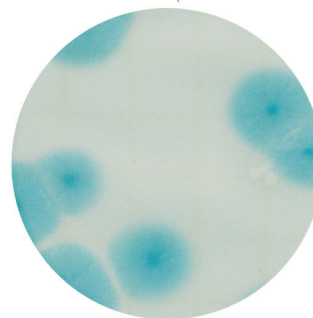

Aspetto della piastra 3M Petrifilm per conteggio rapido di lieviti e muffe dopo 48 ore di incubazione



Aspetto della piastra agar DRBG per spatolamento dopo 5 giorni di incubazione



## Informazioni

Codice prodotto	Descrizione	Confezione
6475	Piastre 3M Petrifilm per conteggio rapido di lieviti e muffe	50 pz
6477	Piastre 3M Petrifilm per conteggio rapido di lieviti e muffe	500 pz
6425	Diffusore per piastre 3M Petrifilm per il conteggio rapido di lieviti e muffe	2 pz

**3M**

**3M Food Safety  
3M Italia Srl**

Via Norberto Bobbio, 21  
20096 Pogliano (MI), Italia  
Tel: +39 02 7035.3344 - Fax: +39  
02 7004.8827  
foodbeverage3mitaly@mmm.com  
www.3msicurezzaalimentare.it

3M sono Petrifilm trademarks 3M.  
© 3M 2013. Tutti i diritti riservati

Keeping food safe through *Smart* innovation