


Aggiungere 200 μL di campione a ciascun pozzetto, pipettando 5-10 volte il latte per miscelare bene il reagente. Incubare i pozzetti a 40°C per 3 minuti.




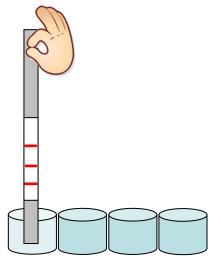


Dopo 3 minuti immergere in ciascun pozzetto la strip e lasciare in incubazione a 40°C per 3 minuti.

3

Rimuovere la strip e interpretare il risultato visivamente come da schema in basso, oppure leggere la strip con il lettore Readsensor entro 10'.

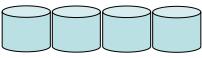

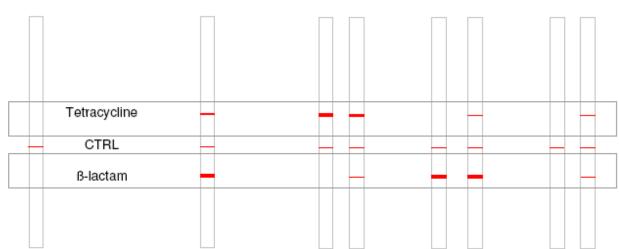

UNUSED

NEGATIVE

POSITIVE

POSITIVE

ß-lactam

Tetracycline

Tetracycline

POSITIVE

B-lactam +

nor@foodtoobnoos