

Phosphatesmo MI

Strisce per verificare la fosfatasi alcalina nel latte

Phosphatesmo MI serve per verificare che il latte sia stato correttamente pastorizzato.

Contenuto:

1 confezione in alluminio contenente 50 strisce analitiche

Indicazioni generali:

Estrarre dalla confezione soltanto il numero di strisce analitiche necessario per la misura. Dopo il prelievo, richiudere bene e immediatamente la confezione. Non toccare con le dita i settori di carta reattiva sulla striscia.

Istruzioni per l'uso:

1. Immergere brevemente le strisce nel latte.
2. Quindi scuotere il liquido in eccesso.
3. Al fine di impedire l'essiccamento della parte reattiva della strisce di prova, riporre le strisce nell'apposito sacchetto in PE. Utilizzare un nuovo sacchetto per ogni test per evitare contaminazioni crociate.
4. Incubare le strisce a 36 °C per 1 ora.

Valutazione:

In presenza di fosfatasi alcalina il campo di prova si colora di giallo. L'incubazione può essere interrotta. Per effettuare una controprova utilizzare latte grezzo e latte bollito. In questo caso la colorazione gialla indica che si tratta di latte grezzo oppure che il latte non è stato sufficientemente riscaldato.

L'assenza di colorazione significa che il riscaldamento breve è stato realizzato correttamente.


Limite di sensibilità:

0,5% latte grezzo in latte pastorizzato

Condizioni di conservazione:

Proteggere le strisce di prova dalla luce solare e dall'umidità. Conservare la lattina in un luogo fresco e asciutto (**temperatura di stoccaggio: +2° hasta +8°C**). In casa di magazzino corretto, le strisce analitiche sono utilizzabili fino alla data di scadenza riportata sulla confezione.

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6–8 · 52355 Düren · Germania
Tel.: +49 24 21 969-0 · Fax: +49 24 21 969-199 · info@mn-net.com · www.mn-net.com

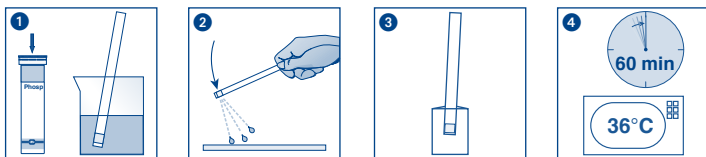

	Haltbarkeitsdatum / Use by / A utiliser jusqu'à / Fecha de vencimiento / Houdbaarheidsdatum / Data di scadenza / Data ważności		Chargenbezeichnung / Lot number / Numéro de lot / Número de lote / Lotnummer / No del lotto / Oznaczenie szarży
	Artikelnummer / Catalog number / Référence / Art. nro. / Referentienummer / Código articulo / Numer artykułu		Packungsinhalt / Package content / Contenu de la boîte / Contenido del envase / Verpakkingsinhoud / Contenido della confezione / Zawartość opakowania
	Packung geschlossen halten / Keep container closed / Refermer la boîte / Mantenga el envase cerrado / Verpakking gesloten houden / Conservare la confezione chiusa / Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty		Vor Feuchtigkeit schützen / Protect from humidity / Protéger de l'humidité / Protéjase de la humedad / Beschermen tegen vocht / Proteggere dall'umidità / Chronić przed wilgocią
	Lagertemperatur / Storage temperature / Température de stockage / Temperatura de almacenaje / Bewaartemperatuur / Temperatura di magazzino / Temperatura przechowywania		Packungsbeilage lesen / Please read instructions / Lire les instructions, svp / Obsérvense las instrucciones de uso / Lees de bijsluiter / Leggere il foglio informativo / Należy przeczytać ulotkę informacyjną
	Sicherheitshinweise in der Packungsbeilage beachten / Observe the safety precautions in instructions / Respecting les précautions de sécurité des instructions / Obsérvense las indicaciones de seguridad / Neem de veiligheidsrichtlijnen in de bijsluiter in acht / Seguire le avvertenze di sicurezza / Należy przestrzegać uwag zawartych w ulotce informacyjnej		