


# Tampone preidatato 3M Swab Sampler



**Tampone preidatato con brodo di arricchimento/soluzione neutralizzante per il campionamento ambientale**

**Tampone lungo 9 cm:** adatto per il campionamento di superfici difficili da raggiungere

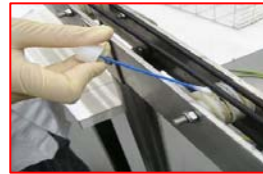

Disponibili numerosi brodi di arricchimento e soluzioni neutralizzanti in volumi pre-misurati per eseguire analisi quantitative o qualitative

**Acqua peptonata tamponata** promuove la crescita, utilizzata per Salmonella e E.coli

**Brodo Letheen** promuove la crescita, compatibile con i prodotti 3M Petrifilm

**Brodo Neutralizzante** promuove la crescita e neutralizza l'azione di sanitizzanti

**Tampone neutralizzante** neutralizza l'azione di sanitizzanti

Sterilizzati mediante raggi gamma

**Lunga scadenza:** 1 anno dalla data di produzione

Conservazione: 2 – 8° C

# Procedura di campionamento delle superfici con tampone 3M Swab Sampler

Rimuovere il tampone dalla provetta e eliminare l'eventuale eccesso di fluidi dal tampone



Strisciare su una superficie di 10 cm x 10 cm

Riinumidire il tampone nel terreno di coltura e ripetere l'operazione di striscio in direzione opposta



Riinumidire nuovamente il tampone nel terreno di coltura e ripere l'operazione di striscio in direzione diagonale

Inserire il tampone nella provetta, chiudere la provetta e inviare al laboratorio entro 36 ore dal campionamento



CODICE VIDEO	SHORT DESCR	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
66547	RS96010BPW	3M™ Swab Sampler Tampone con 10 ml Acqua Peptonata Tamponata	<b>100 pz</b>
66774	RS96010DE	3M™ Swab Sampler Tampone con 10 ml Brodo Neutralizzante	<b>100 pz</b>
66550	RS96010LET	3M™ Swab Sampler Tampone con 10 ml Brodo Leethen	<b>100 pz</b>
66562	RS9601LET	3M™ Swab Sampler Tampone con 1 ml Brodo Leethen	<b>100 pz</b>
66571	RS9604LET	3M™ Swab Sampler Tampone con 4 ml Brodo Leethen	<b>100 pz</b>
66578	RS9605LET	3M™ Swab Sampler Tampone con 5 ml Brodo Leethen	<b>100 pz</b>
66557	RS96010NB	3M™ Swab Sampler Tampone con 10 ml Tampone Neutralizzante	<b>100 pz</b>
66576	RS9604NB	3M™ Swab Sampler Tampone con 4 ml Tampone Neutralizzante	<b>100 pz</b>