

Uso di 3M™ Clean-Trace™ Surface Protein Instant (Check It)

Principio:

3M Clean Trace Surface Protein istant è un semplice test chimico per rilevare la presenza di proteine senza l'uso di strumentazione. E' un indicatore dell'igiene delle superfici (sporco/pulito) visualizzato da una variazione di colore. E' semplice da usare ed economico.

Come si usa:



Aprire il contenitore fino al segno. Assicurarsi di non toccare la punta



Estrarre il tampone. L'estremità tagliata obliquamente è quella di reazione



Passare il il tampone (estremità obliqua) sulla superficie da analizzare



Riporre il il tampone nel suo contenitore con l'estremità obliqua rivolta verso il basso




Premere con decisione l'ampolla contenente il reattivo giallo in modo che questi scorrendo nel capillare raggiunga la punta del tampone.

Leggere subito il risultato della reazione

3M ID	Codice Video	Descrizione Biotrace	Descrizione 3M	pezzi/conf.
DH999996738	68192	CIT50	3M™ Clean-Trace™ Surface Protein Instant	50

Interpretazione dei risultati:

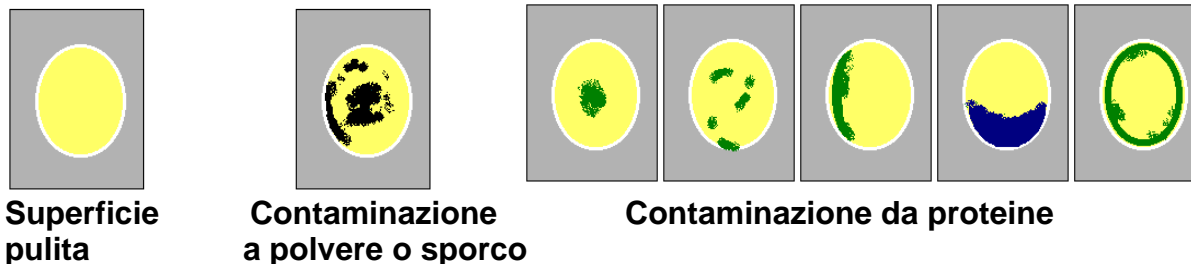

Importante: qualsiasi variazione di colore indica una contaminazione della superficie

Azioni correttive:

in base alla Vostra procedura di lavoro, risciacquare la superficie o ripetere completamente la sanificazione

Limite di rilevazione: 50 µgr

Informazioni aggiuntive:

- Non si sono evidenziate interferenze con l'uso di prodotti per la pulizia neutri, clorati o cationici se utilizzati a concentrazioni corrette. Alte concentrazioni di prodotti alcalini possono dare risultati falsamente positivi
- La variazione di colore rimane stabile per diverse settimane, ma tende a sbiadire in ambiente secco
- Non è un metodo per rilevare contaminazione batterica, ma proteica
- Il metodo rileva proteine ma non gli zuccheri, oli e carboidrati
- Dopo l'uso il prodotto può essere smaltito come rifiuto comune NON pericoloso
- Il tampone può essere utilizzato una volta sola
- Temperatura di conservazione: 10-30 °C
- Temperatura di lavoro (analisi): 4-35°C

3M ID	Codice Video	Descrizione Biotrace	Descrizione 3M	pezzi/conf.
DH999996738	68192	CIT50	3M™ Clean-Trace™ Surface Protein Instant	50

3M Italia S.p.A.

Loc. San Felice, 20090 Segrate Mi Tel. 02 70352183

3M Italia S.p.A.
Loc. San Felice, 20090 Segrate Mi Tel. 02 70352183